


QCLinx Client 取扱説明(データ手入力時)

・メイン画面(QCLinx Clientのアイコンをダブルクリック)

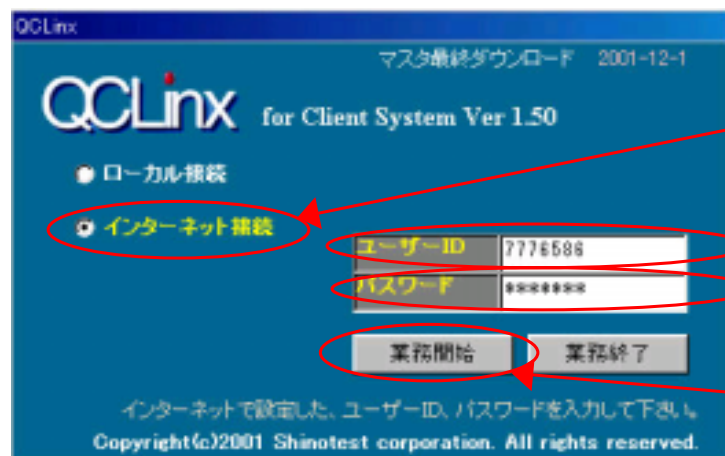

「インターネット接続」
をチェックする

「ユーザーID」を入力する


「パスワード」を入力する
(大文字・小文字に注意)

クリックして業務を開始する


「ローカル接続」
の場合はデータ送信時に
再度「ユーザーID」と
「パスワード」を訊ねてくる。

・自動でweb登録データがダウンロードされる

・上記にて「インターネット接続」を指定した場合、

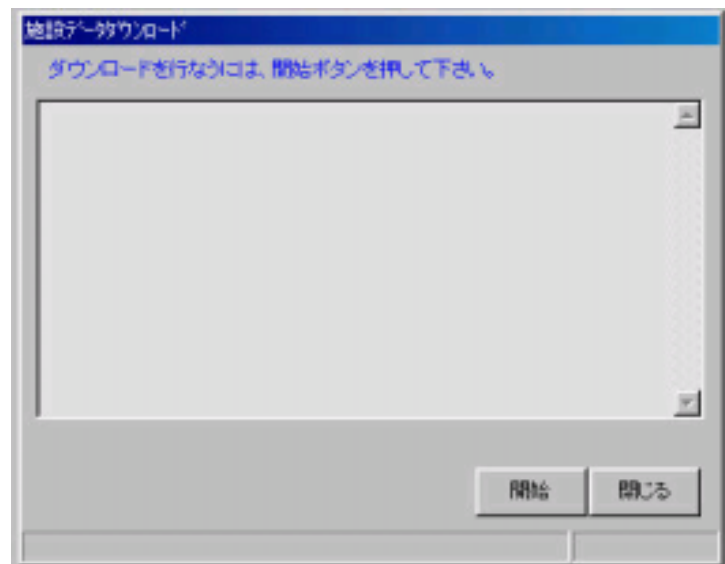


自動的にPHSによる通信が始まります

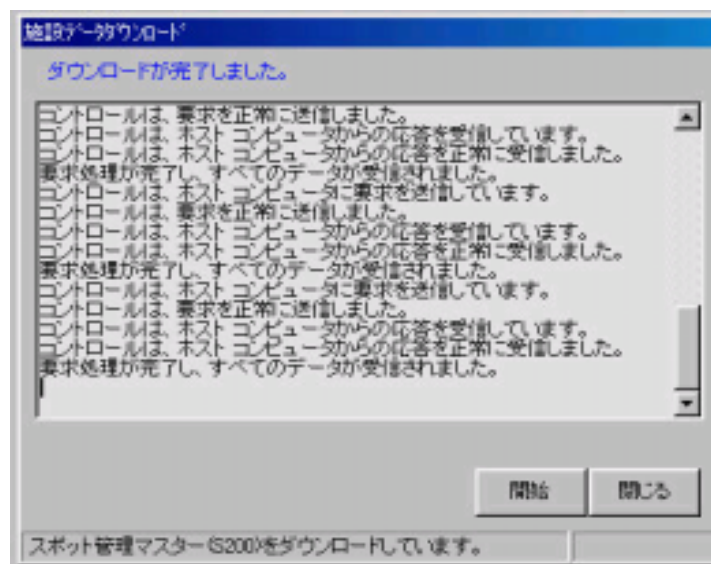

上記の画面でデータのスクロールが完全に終わったら画面が自動で閉じます

自動的にPHSが切断されます

.システムメニュー画面

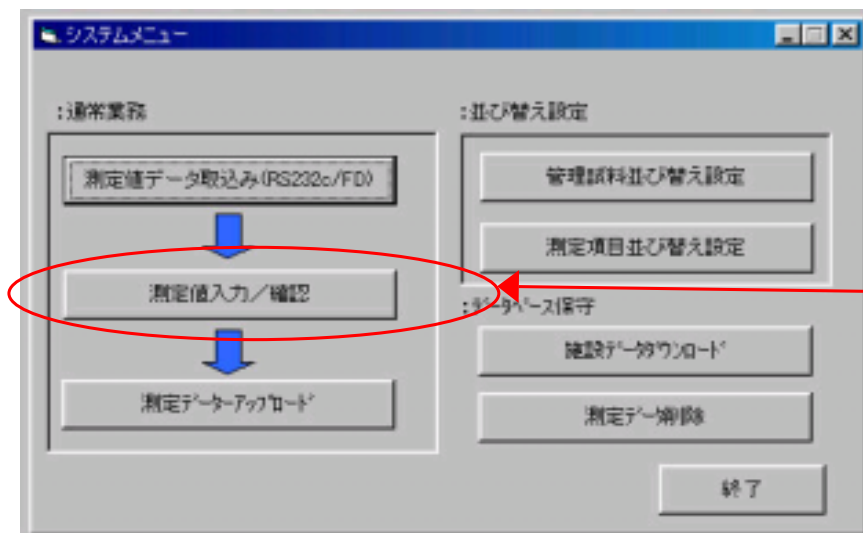

「測定値入力/確認」をクリック



測定値入力 / 確認画面

上記「システムメニュー」画面の、「測定値入力 / 確認」をクリックして選択する。

項目 / 試料	Aslto 1M	Aslto CRP II	Aslto Control 1M
T-BIL			
GLU			
Ca			
BUN			
UA			
CRE			
Fe			
AST			
ALT			
LD			
ALP			
γ-GT			
AMY			
CK			

ボタンをクリックし、「測定日」を選択する

「」ボタンをクリックし、測定機器を選択する

「」ボタンをクリックし、何回目の測定を入力するのを選択する

「検索」ボタンをクリックする

それぞれのコントロール毎に、各項目のデータを入力する


「更新」をクリックする

データの確認、更新が終了したら、「終了」をクリックする

↓
「システムメニュー」画面に戻る

測定データアップロード画面

上記「システムメニュー画面」の、「測定データアップロード」をクリックして選択する。

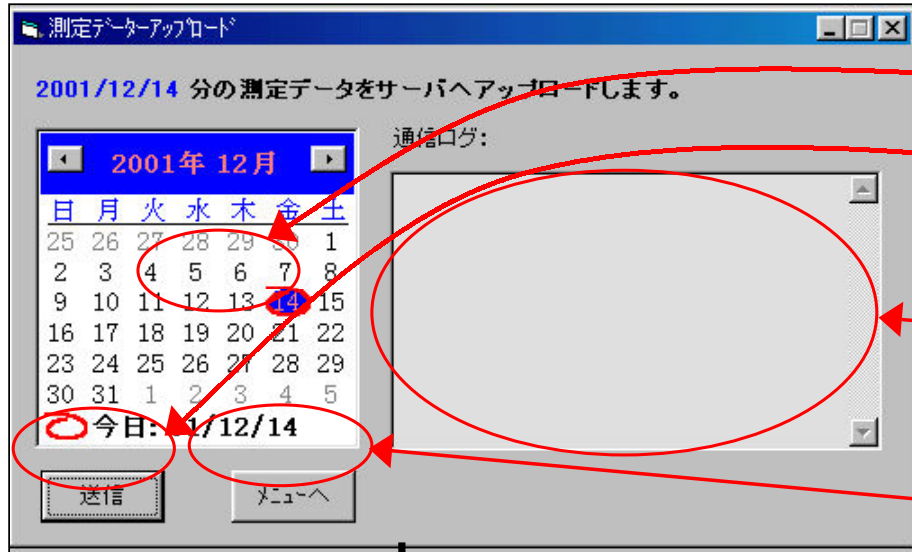

データ送信をする日を選択する。
(データ送信された日は太字で表示される)

上記の日付を確認後、
「送信」をクリックする

ダイヤルアップ(自動or手動)され、データが送信され、
このスペースに通信ログが表示される。
無事送信された場合は、
終了された旨のメッセージが表示される。

上記の終了のメッセージを閉じたあと、
「メニューへ」をクリックし、この画面を終了する。

「システムメニュー」画面に戻る

終了 をクリックして「システムメニュー」を終了する

業務終了 をクリックして「メインメニュー」を終了する